



THOR 水中分裂產 物監測程序

編號:THOR-O-05

版次: 1

日期: 91.12.03

修訂紀錄

[illegible]

THOR 水中分裂產物監測程序	編號: THOR-O-05
	版次:1
	頁數: 第 1 頁/共 1 頁
	日期: 91.12.03

1. 在純水處理室內一次水 pump 旁之兩個小水閥打開。
2. 在 005 室內，開水質監測器內之恆溫開關，溫度固定在 40°C。同時開該室內之電腦電源，選擇鍵選在“ B ”，使監測訊息傳遞到控制室。(選擇鍵選在“ A ”，係用 005 室電腦銀幕顯示)。
3. 打開控制室之終端機開關，依照下列步驟開機，便可進行監測：
 - (1).Auto Q2
 - (2).Automatic Counts
 - (3).F10
 - (4).C : \>AQ2H
 - (5).計數時間：600 秒